

HM340E 快速操作手册

一、仪器操作

1. 调节刀架角度（ 10° ）。
2. 利用控制面板的厚度调节旋钮选择切片厚度。
3. 安装样品到样品夹。
4. 把护手板翻下来，安装切片刀片。
5. 轻按控制面板厚度调节旋钮，切换至 Trim（粗修）模式，转动旋钮选择 Trim 的厚度。
6. 移动刀架到适当位置，利用控制面板上前进后退旋钮，同时摇动右侧切片手轮进行粗修（或者利用 Rock 模式进行半轮修片）。
7. 轻按控制面板厚度调节旋钮，切换至 Feed（切片）模式。
8. 匀速摇动切片手轮进行切片。
9. 小心取片放到摊片机中摊片待用。

注：得到好的切片最关键的是，正确的刀架角度，锋利的刀片，锁紧所有活动部件。

二、仪器保养：

1. 每天工作结束后，打扫切片废屑，倒空废屑托盘。
2. 清洁设备表面。
3. 清洁刀架以及样品夹头。
4. 建议每年由认证资质的维修人员做一次整机校准。