

Azure 化学发光成像系统使用说明

每一步请按图示说明中的序号依次操作！

第一步：开机；

第二步：成像操作；化学发光膜先放在黑色板上，再放在上平台或下平台进行成像；

第三步：调整、保存图片；

第四步：清洁机器，先关闭电脑，再关总电源；

第一步开机：




成像功能主页，可选择多种成像样品类型

像库，图像拍摄后可进行调整，保存等操作

设置，可设置成像参数

退出软件

第二步成像操作：

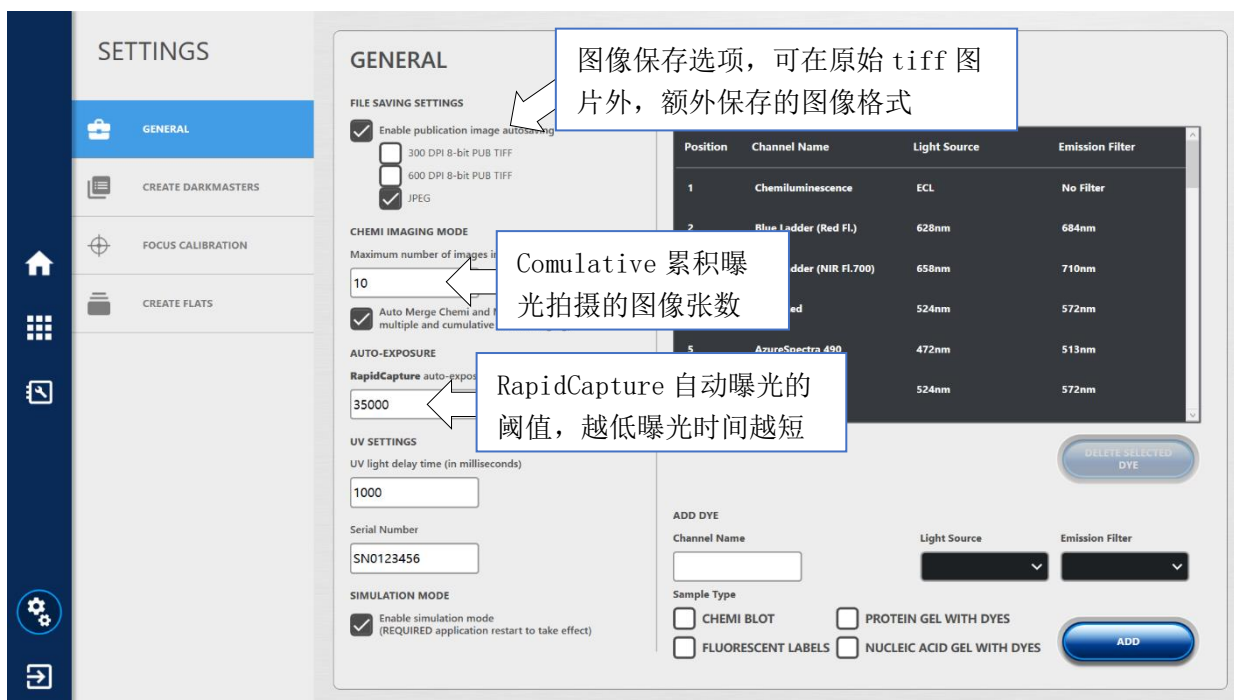

化学发光成像操作:

一、点击 CHEMI BLOT 化学发光模块，进入以下界面：




二、点击 MANUALLY IMAGE 手动设置成像模式，进入以下界面：




核酸胶、蛋白胶成像操作：

一、把核酸胶直接放在紫外透照台的玻璃面上，点击 NUCLEIC ACID GELS WITH DYES，进入以下界面：

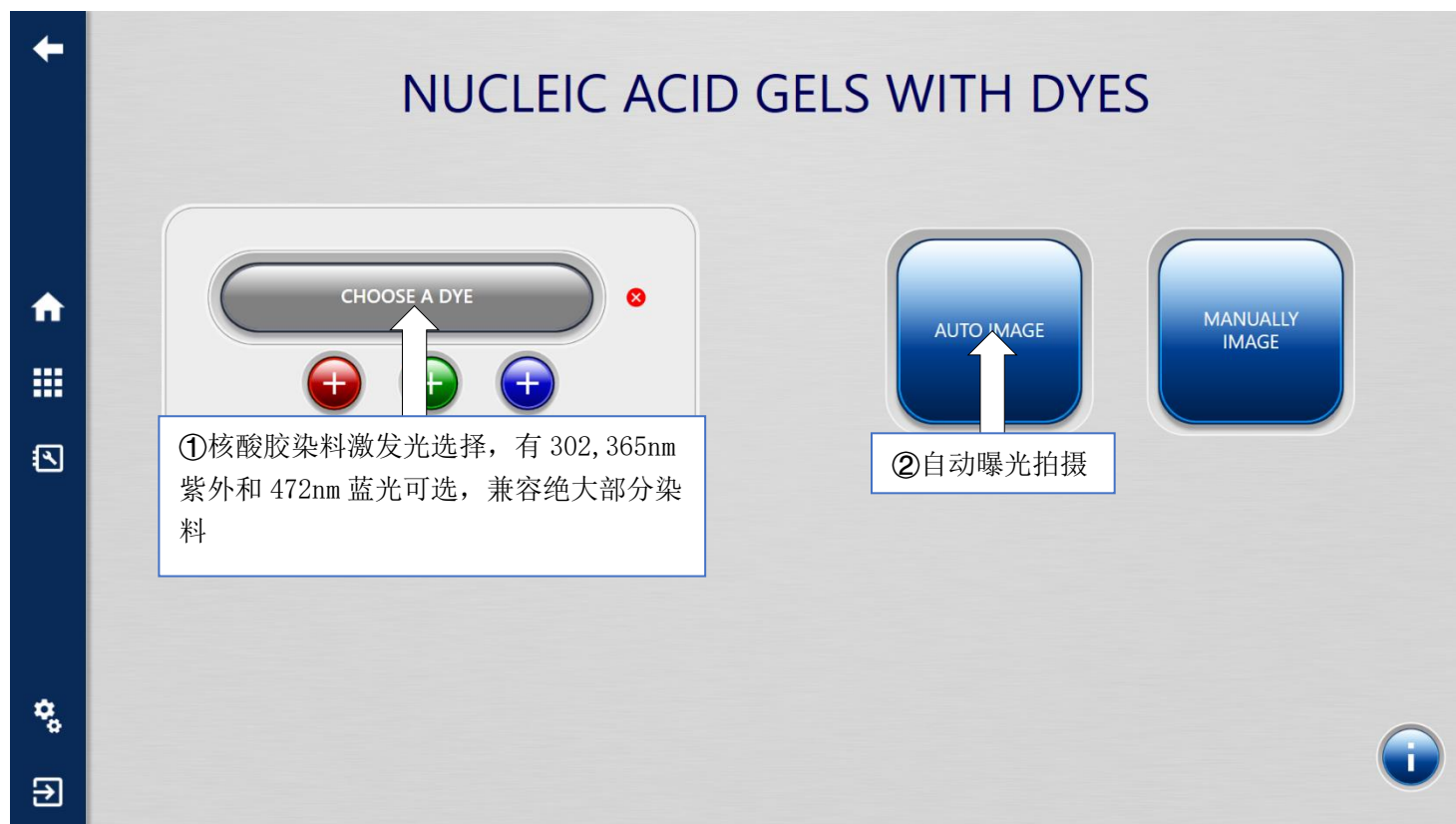

二、把蛋白胶放在橙色板或白板上，点击 PROTEIN GELS WITH DYES，进入以下界面：

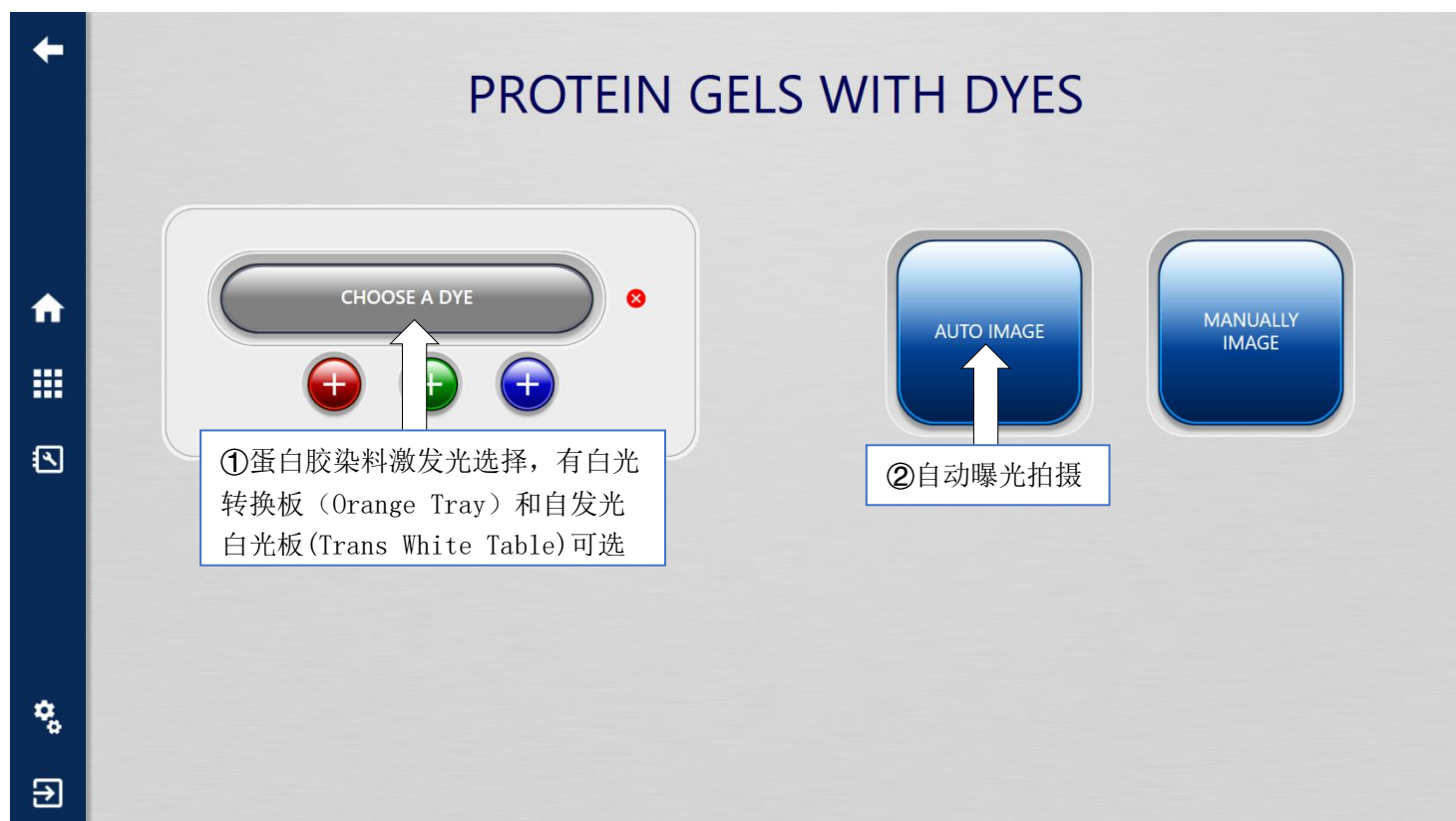

第三步调整保存图片：

化学发光图像调整界面：

